

# E-prime 之 Current Design 反應鍵設定

(雙手四鍵，共八鍵)



國立成功大學心智影像研究中心 2013.10 編

## 注意事項：

1. 此份文件以 notebook(windows 7)使用 Current Design 雙手四鍵反應鍵為例。
2. 電腦系統不建議使用 windows 8。
3. 此份文件提供之設定僅供參考，請使用者務必至中心模擬磁振造影室做實際測試。

## 設定步驟：

一、將 KVM 之電腦調整至 notebook。



二、將 CurrentDesign 輸出線及 E-prime 的 dongle 接至 notebook 上。



三、檢查 Current Design 線材是否有確實連接。


在 Mock MRI 測試時如有需要在接上 trigger 線。



四、設定 Current Design 的 Mode



1、按調整鈕，轉動調整鈕，選擇 **【YES】**，接著按調整鈕。

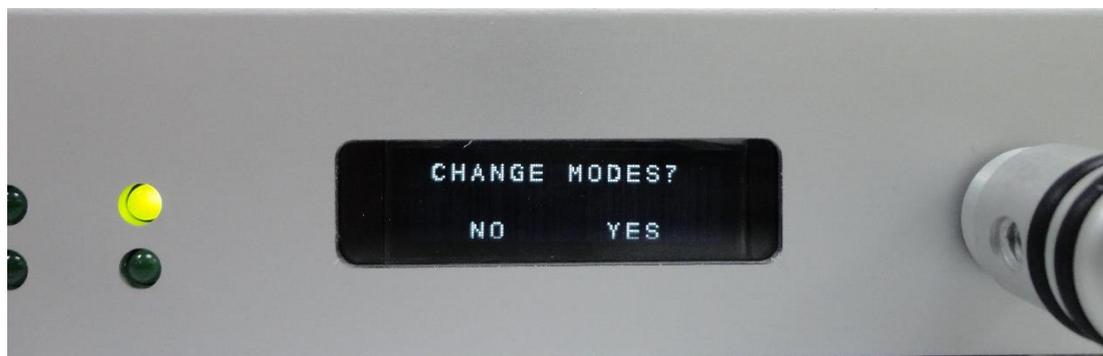

2、轉動調整鈕，選擇【MODE SELECT】，按調整鈕。




3、轉動調整鈕，選擇【001: HID KEY 123】，按調整鈕。




4、最後，對照一下是否跟下圖一樣。




## 五、雙擊刺激「Slide1」

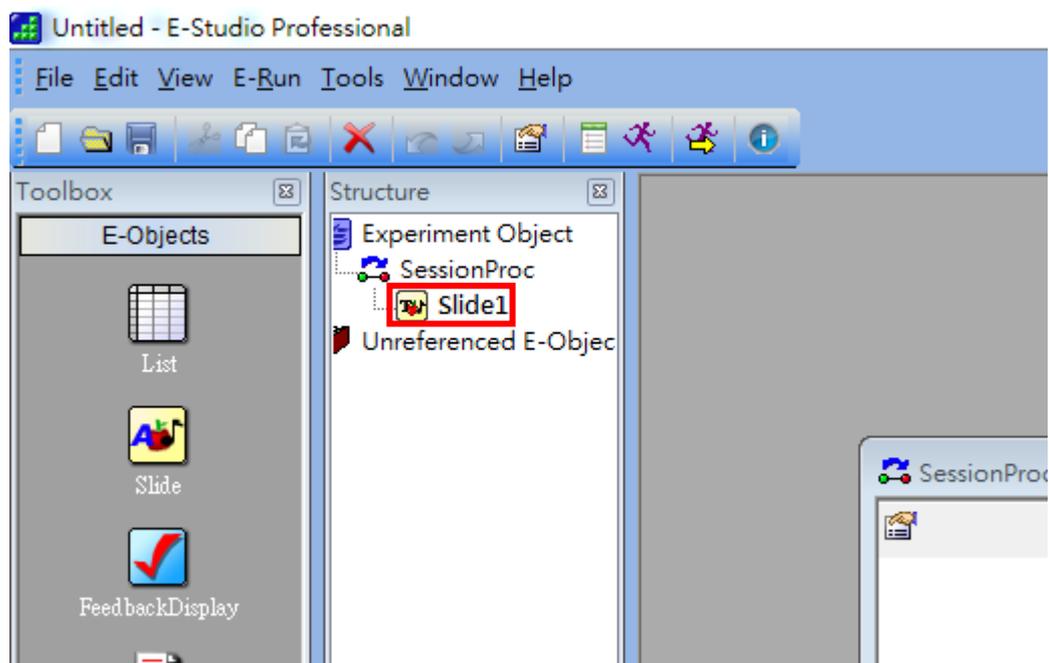


## 六、點「Property Pages 圖示」按鈕。

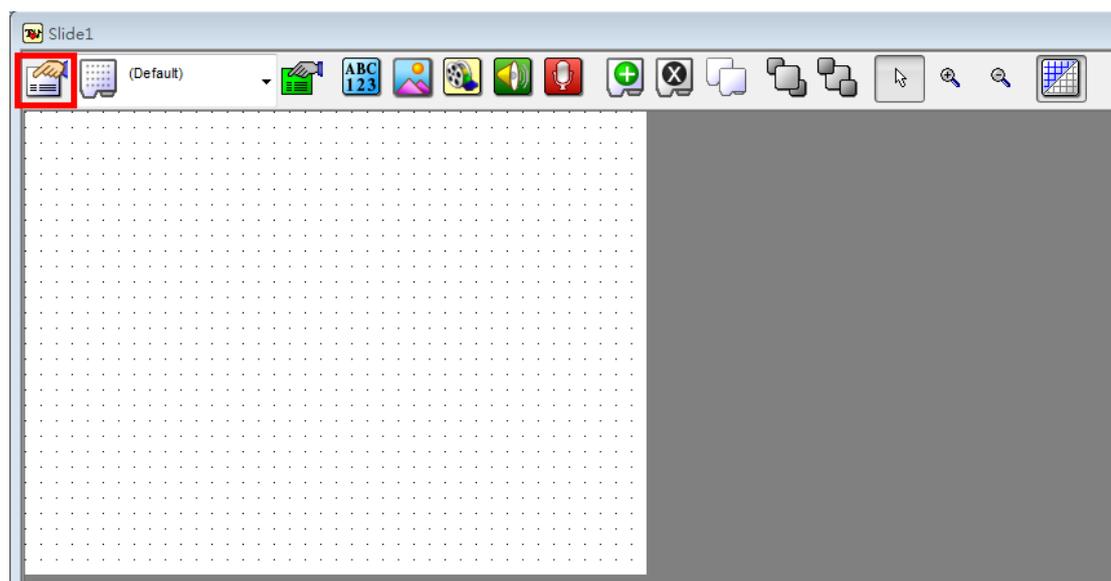

七、點選「Duration/Input」，「Add...」新裝置。

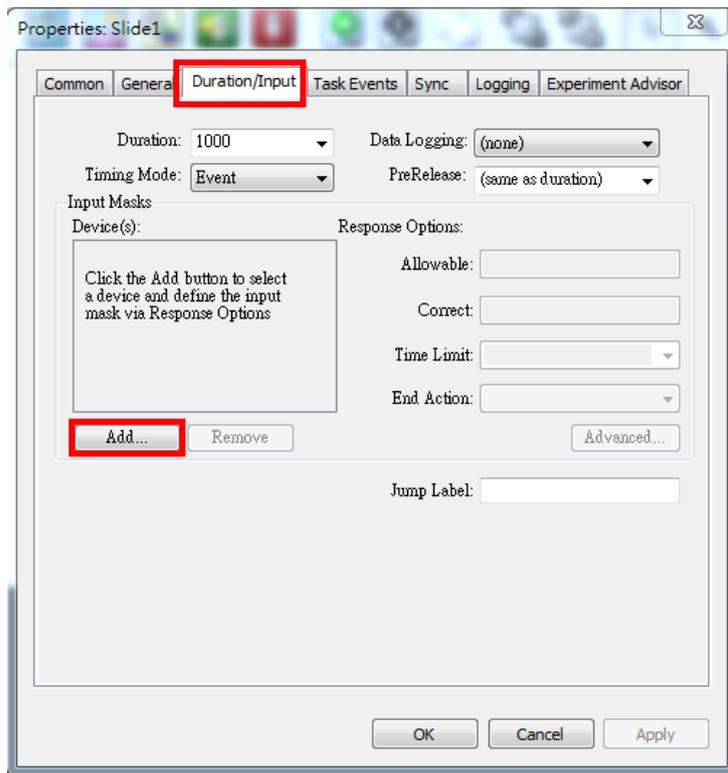

八、點選「Keyboard」→「OK」

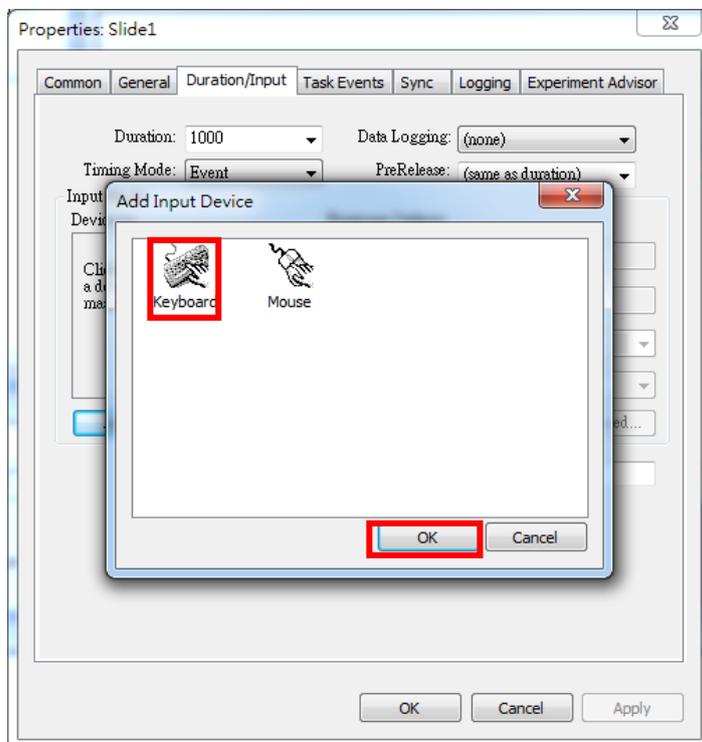

九、設定按鍵數字，接著點選「OK」

